

NIS-Elements L

アクティベーション手順書

第 2 版

目次

1	はじめに	3
2	準備	3
3	NIS-Elements L をインストールした PC がインターネットに接続されている場合の手順	3
3.1	オンラインアクティベーション	3
3.2	オンラインアクティベーションに失敗した場合	4
4	NIS-Elements L をインストールした PC がインターネットに接続されていない場合の手順	6
4.1	リクエストファイル (C2L) の作成	7
4.2	アクティベーションファイル (V2C) の作成	7
4.3	アクティベーションの実行	8
5	【重要】注意事項	9

1 はじめに

NIS-Elements L をご使用いただくためには、はじめてのご使用前にライセンスをアクティベーションする必要があります。本書ではアクティベーションの手順を説明いたします。

2 準備

アクティベーションを行うためには、以下をご準備ください。

- NIS-Elements L をインストールした PC
- ライセンスカード
- インターネット環境


NIS-Elements L をインストールした PC がインターネットに接続できない場合は、別途インターネットに接続された PC をご準備ください。

3 NIS-Elements L をインストールした PC がインターネットに接続されている場合の手順


NIS-Elements L をインストールした PC がインターネットに接続されている場合、オンラインアクティベーションを行うことができます。

3.1 オンラインアクティベーション

- 1) NIS-Elements L を起動してください。ライセンスのアクティベーションがお済みでない場合、下図のダイアログが表示されます。"開始"ボタンを押し、アクティベーション ID の入力画面に進んでください。

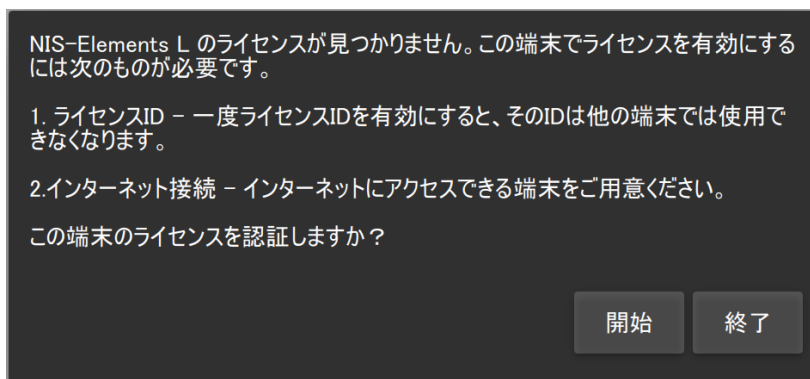


- 2) 下図のアクティベーション ID 入力画面にてライセンスカードに記載されているアクティベーション ID を入力し、"ライセンスの有効化"ボタンを押してください。アクティベーションが開始されます。

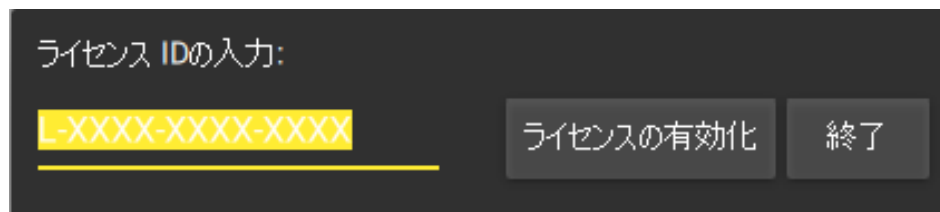


[注意]ソフトウェアキーボードをご使用の場合には、タブレットモードで操作してください。

- 3) アクティベーションが成功すると、下図の成功画面が表示されます。これでアクティベーションは完了です。"開始"ボタンを押すと、NIS-Elements L をご使用になれます。

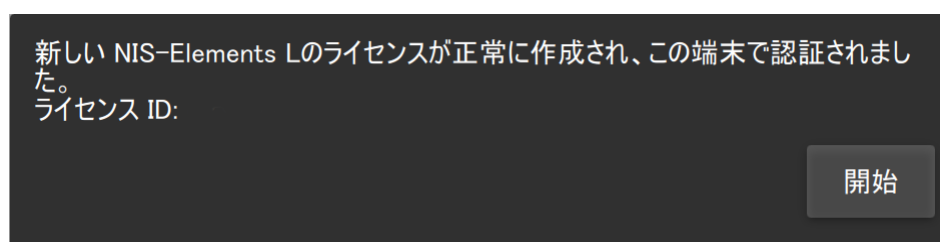


3.2 オンラインアクティベーションに失敗した場合


PC がインターネットに接続されている場合でも、ネットワークが対応していないプロキシサーバーを介しているなどの理由でアクティベーションに失敗することがあります。アクティベーションが正常に行われなかった場合、下記の失敗画面が表示されます。この画面が表示された場合は、次の手順によるアクティベーションを行ってください。

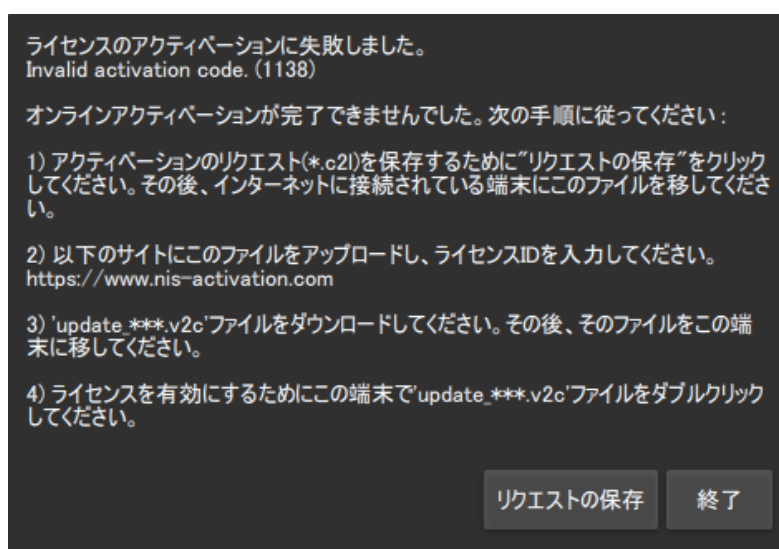

- 1) NIS-Elements L をインストールしたフォルダー(デフォルトでは、C:\Program Files\NIS-Elements L になります)にございます licmgr.exe を起動してください。下記画面が表示されます。

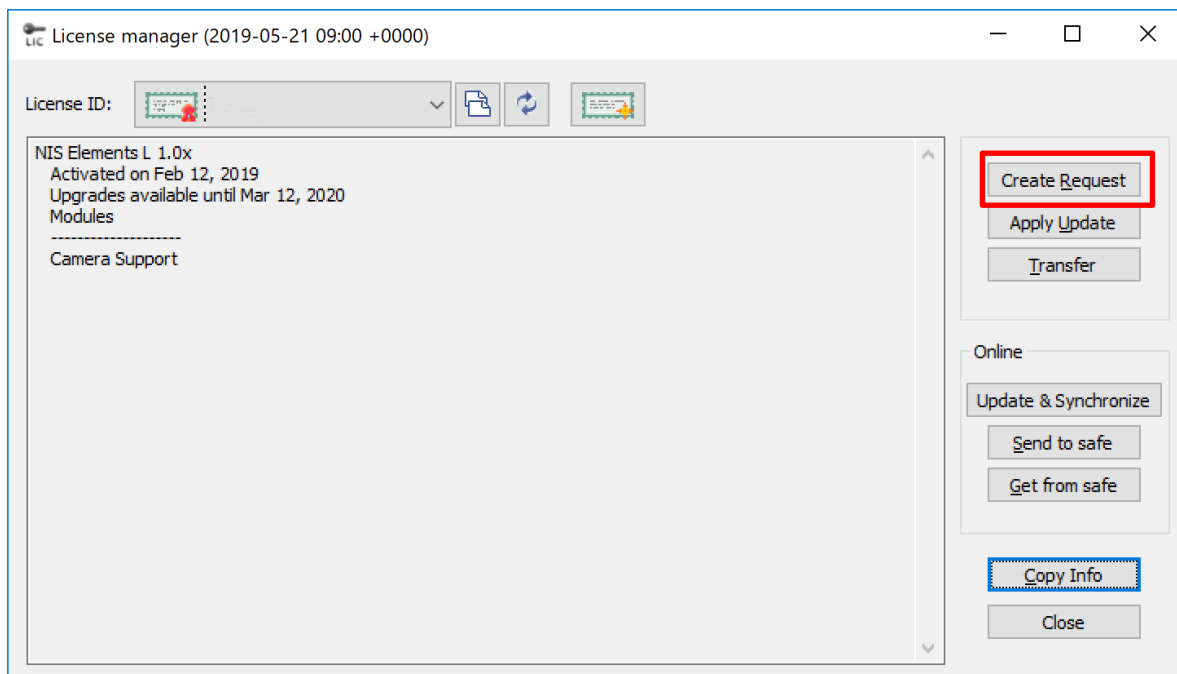

- 2) "Create Request"ボタンを押して、任意のフォルダーにリクエスト用の C2L ファイルを保存してください。なお、オンラインアクティベーションのエラーダイアログの"リクエストを保存"ボタンからでも作成することができます。
- 3) ウェブブラウザを開き、下記のアクティベーションサイトにアクセスしてください。
NIS-Elements アクティベーションサイト：
<https://www.nis-activation.com/>

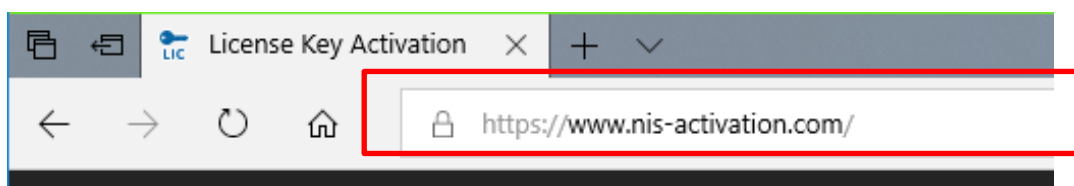

- 4) 下図の画面が表示されます。"参照"ボタンを押して、2) の手順で保存した C2L ファイルを選択し、Activation ID にライセンスカード記載の ID を入力してください。次に"Create V2C File"ボタンを押して、任意のフォルダーにアクティベーション用の V2C ファイルを保存してください。


License Key Activation

C2L file: 参照...

Activation ID:

Create V2C File

- 5) 再度 licmgr.exe を起動し、“Apply Update” ボタンを押して、4)の手順で保存した V2C ファイルを読み込んで適用してください。以上で、アクティベーションが完了となります。なお、V2C ファイルをダブルクリックすることによってもアクティベーションを行うことができます。

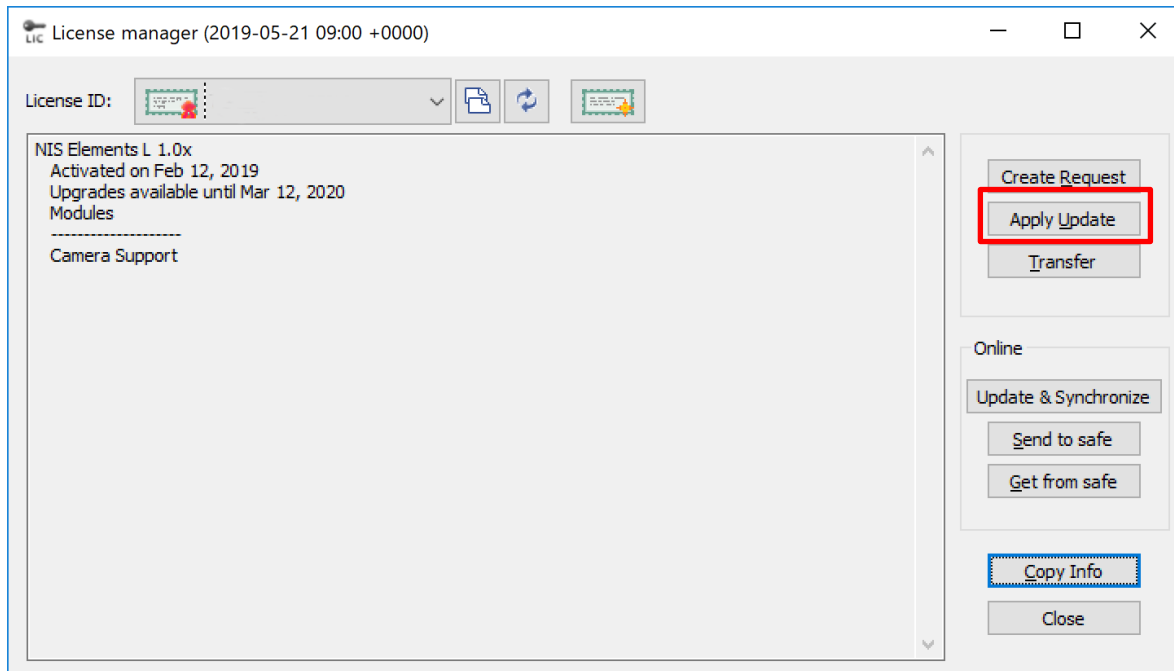


4 NIS-Elements L をインストールした PC がインターネットに接続されていない場合の手順

NIS-Elements L をインストールした PC がインターネットに接続されていない場合、別途インタ

インターネットに接続された PC が必要になります。4.1 から 4.3 までの手順を行ってください。

4.1 リクエストファイル（C2L）の作成

この手順は **NIS-Elements L** をインストールした PC 上で行います。NIS-Elements L をインストールしたフォルダー(デフォルトでは、C:\Program Files\NIS-Elements L になります)にございます **licmgr.exe** を起動してください。下記画面が表示されますので、"Create Request" ボタンを押して、任意のフォルダーにリクエスト用の C2L ファイルを保存してください。

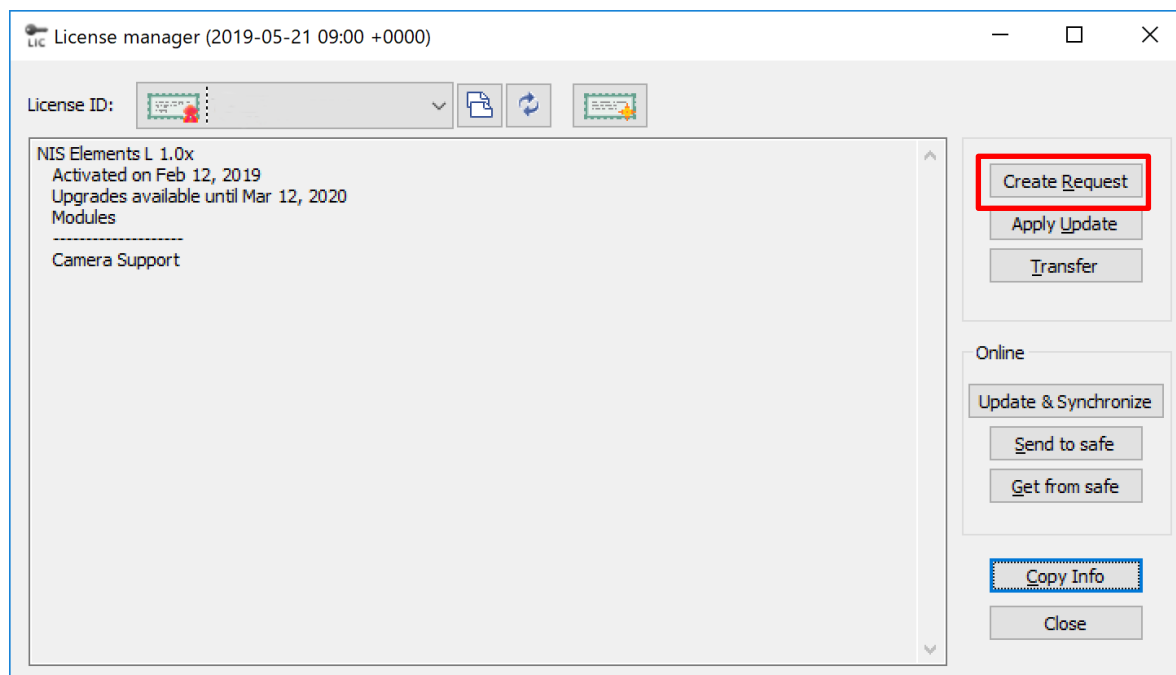


4.2 アクティベーションファイル（V2C）の作成

この手順はインターネットに接続された PC 上で行います。はじめに「4.1 リクエストファイル（C2L）の作成」の手順で保存した C2L ファイルを USB メモリやローカルネットワーク等を使用して、NIS-Elements L をインストールした PC からインターネットに接続された PC に移動させてください。次にインターネットに接続された PC でウェブブラウザを開き、下記のアクティベーションサイトにアクセスしてください。


NIS-Elements アクティベーションサイト：

<https://www.nis-activation.com/>

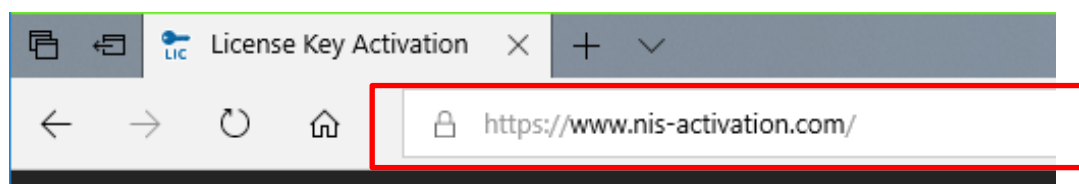

下図の画面が表示されます。"参照"ボタンを押して、「4.1 リクエストファイル（C2L）の

作成」の手順で保存した C2L ファイルを選択し、Activation ID にライセンスカード記載の ID を入力してください。次に” Create V2C File”ボタンを押して、任意のフォルダーにアクティベーション用の V2C ファイルを保存してください。

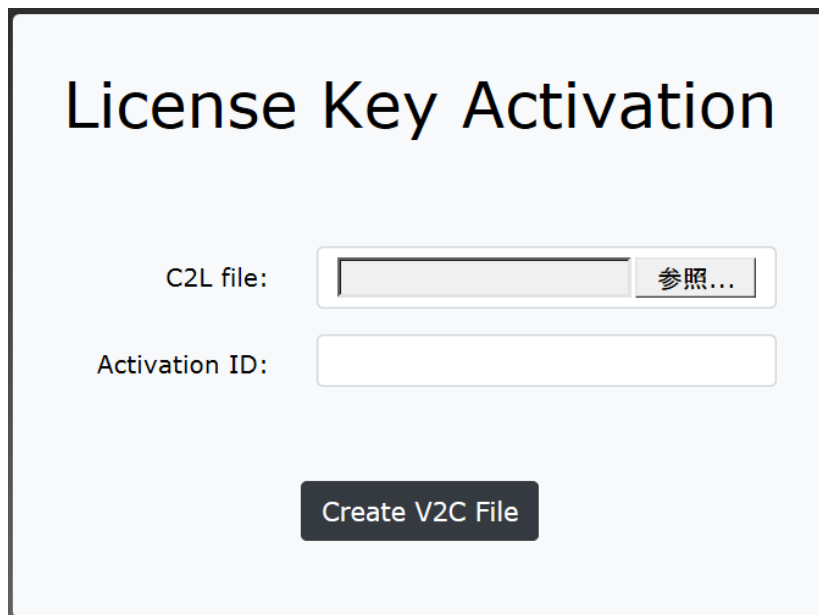A screenshot of a software dialog box titled "License Key Activation". It features two input fields: "C2L file:" with a text box and a "参照..." (Browse...) button, and "Activation ID:" with a text box. Below these fields is a large, dark button labeled "Create V2C File".

License Key Activation

C2L file: 参照...


Activation ID:

Create V2C File

4.3 アクティベーションの実行

この手順は NIS-Elements L をインストールした PC 上で行います。はじめに「4.2 アクティベーションファイル（V2C）の作成」の手順で保存した V2C ファイルを、USB メモリやローカルネットワーク等を使用して、インターネットに接続された PC から NIS-Elements L をインストールした PC に移動させてください。

その後、NIS-Elements L をインストールした PC で再度 licmgr.exe を起動し、“Apply Update” ボタンを押して、「4.2 アクティベーションファイル（V2C）の作成」の手順で保存した V2C ファイルを読み込んで適用してください。以上で、アクティベーションが完了となります。

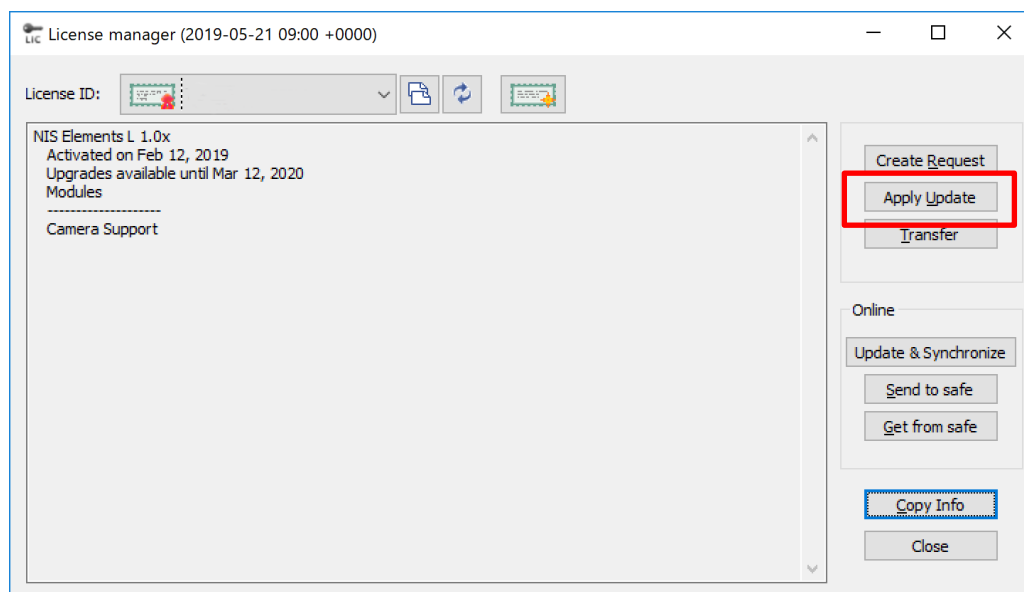

5 【重要】注意事項

NIS-Elements L のライセンスをアクティベーションした PC を初期化する場合には、初期化前にライセンスを退避させる必要があります。操作方法は、ライセンス移行手順書をご参照ください。

以上