

DS-L2 デバイスドライバのインストール

DS-L2 を PC と接続するためには、デバイスドライバを PC にインストールする必要があります。DS-L2 では、「Nikon USB DS Camera」(以下、カメラ ドライバ)と「Eclipse-i Microscope」(以下、Eclipse i シリーズ ドライバ) の 2 つのデバイスドライバをインストールします。以下に、インストール手順を説明します。



注意 デバイスドライバのインストールを行うためには「Administrator」でログインすることが必要です。

(手順 1) 他のアプリケーションをすべて終了する

スクリーンセーバーやウイルスチェッカーなどのシステム常駐型のプログラムは、必ず OFF にしてください。

▼ [ショートカット] メニュー




デスクトップを右クリックします。[ショートカット] メニューが表示されます。

[ショートカット] メニューの [プロパティ] をクリックします。[画面のプロパティ] ダイアログが表示されます。

1. デスクトップ上で右クリックする

2. [プロパティ] を選択する

▼ [画面のプロパティ] ダイアログ

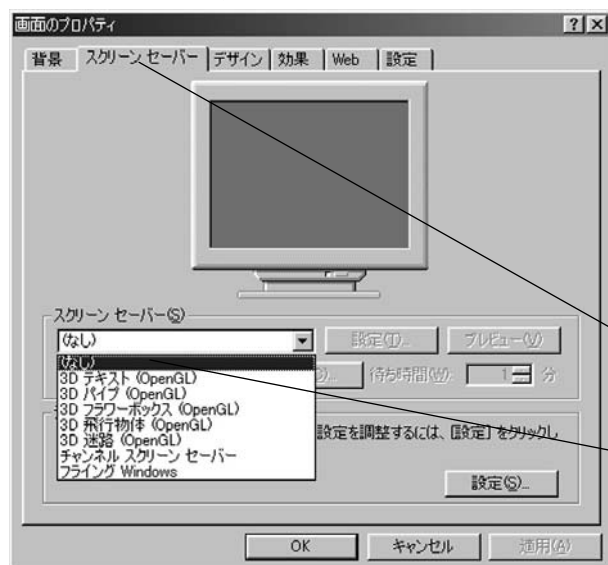

[画面のプロパティ] ダイアログの [スクリーンセーバー] タブをクリックします。

[スクリーンセーバー (S)] のテキストボックスをクリックして、一覧を表示します。

(なし) をクリックします。

[OK] ボタンをクリックします。

[スクリーンセーバー] タブ

(なし) をクリックする

(手順 2) デバイスドライバファイルを PC にコピーする

「DSL2U2_driver」フォルダごと PC にコピーします。


(※注意) 本資料では「DSL2U2_driver」コピー先を「C:」(C ドライブ直下)として説明しています。

コピー先を別フォルダにしたときは[手順 3]以降のファイルパスを適切なフォルダ名に置き換えてください。


(手順3) カメラドライバをインストールする

DS-L2 の「Power On Setting」の USB デバイスの設定が「Vendor」となっていることを確認し、以下の手順でドライバをインストールします。


▼USB コネクタの接続

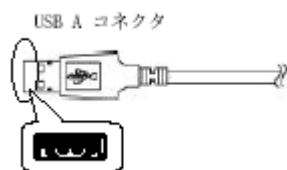

USB ケーブルの USB A コネクタをパソコンに接続します。

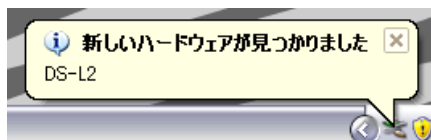

パソコンが自動的に新しいハードウェアを見つけます。

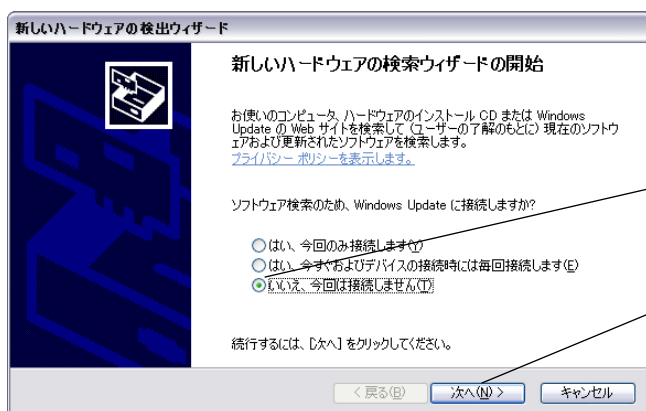


「いいえ今回は接続しません」にチェックをします。
[次へ]ボタンをクリックします。

1. ここをクリックする

2. [次へ]をクリックする


▼ [ハードウェア検出ウィザード] ダイアログ

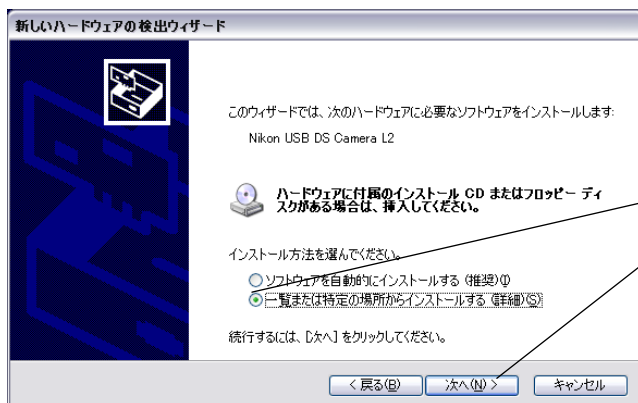

一覧または特定の場所からインストールする(詳細)にチェックをします。[次へ]ボタンをクリックします。

1. ここをクリックする

2. [次へ]をクリックする

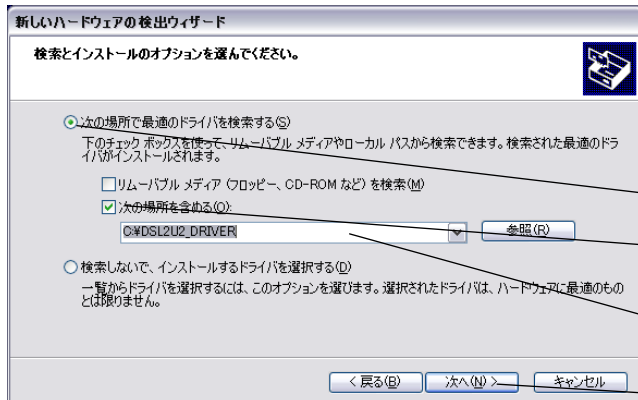

「次の場所で最適なドライバを検索する」にチェックします。「次の場所を含める」にチェックをします。[参照]ボタンを押し、[C:¥DSL2U2_driver]を選択します。[次へ]ボタンをクリックします。

1. ここをクリックする

2. ここをチェックする

3. [C:¥DSL2U2_Driver]
を選択する。

4. [次へ]をクリックする



[続行]ボタンをクリックします。

[続行] ボタンをクリックする



「完了」をクリックします。


ここをクリックする

(手順 4) ECLIPSE-i シリーズドライバをインストールする

引き続き、ECLIPSE-i シリーズドライバのインストールが自動的に始まります。



パソコンが自動的に新しいハードウェアを見つけます。

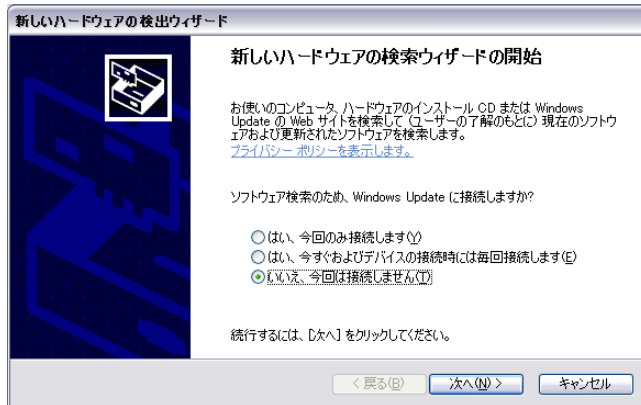


▼ [ハードウェア検出ウィザード] ダイアログ



一覧または特定の場所からインストールする(詳細)にチェックをします。[次へ]ボタンをクリックします。

1. ここをクリックする

2. [次へ]をクリックする

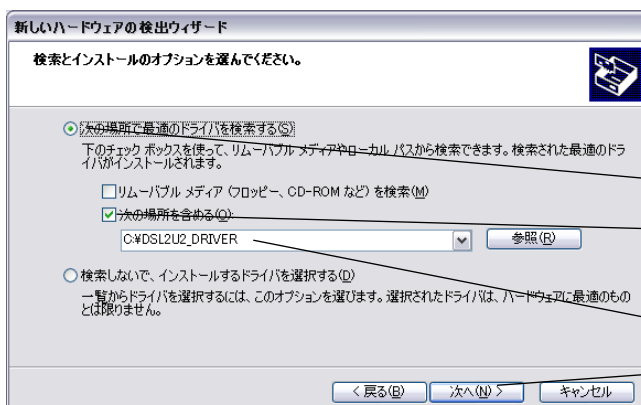

「次の場所で最適のドライバを検索する」にチェックします。「次の場所を含める」にチェックをします。[参照]ボタンを押し、[C:\¥DSL2U2_driver]を選択します。[次へ]ボタンをクリックします

1. ここをクリックする

2. ここをチェックする

3. [C:\¥DSL2U2_Driver]を選択する


4. [次へ]をクリックする

▼ インストール完了時の画面



[続行]ボタンをクリックします。

[続行] ボタンをクリックする

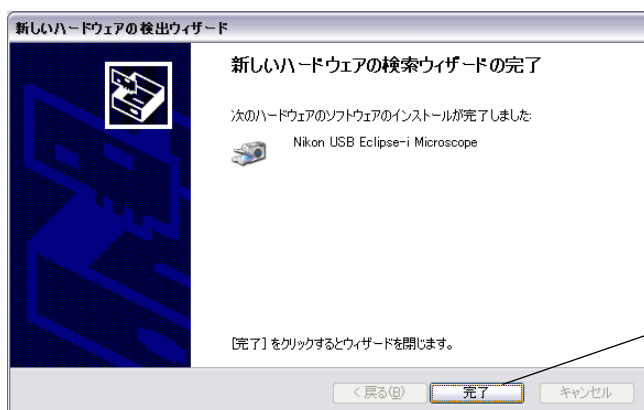


「完了」をクリックします。

ここをクリックする

(手順 5) ドライバがインストールされたことを確認する

正常にドライバがインストールされたか確認します。L2 の電源は落とさず、Vendor 接続のままで以下方法より確認を取ってください。

▼ マイコンピュータのメニュー

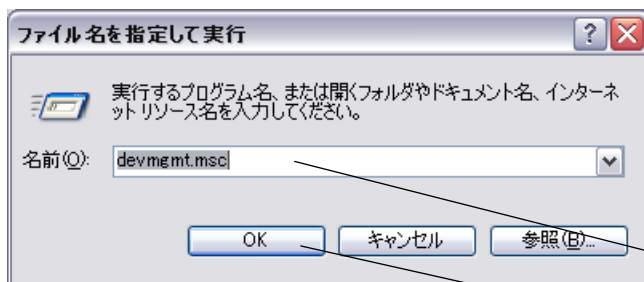

タスクバーの「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックし、ウィンドウを立ち上げます。


「devmgmt.msc」と入力し「OK」をクリックし、デバイスマネージャを立ち上げます。

1. 「devmgmt.msc」と入力

2. [OK]をクリックする


▼ システムのプロパティ

▼ デバイスマネージャ

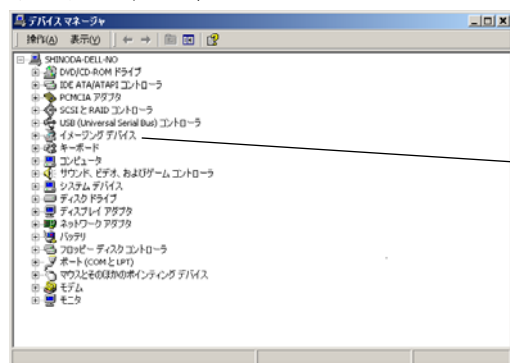

「イメージングデバイス」をダブルクリック
または横の「+」をクリックし詳細を開きます。

ここをダブルクリック

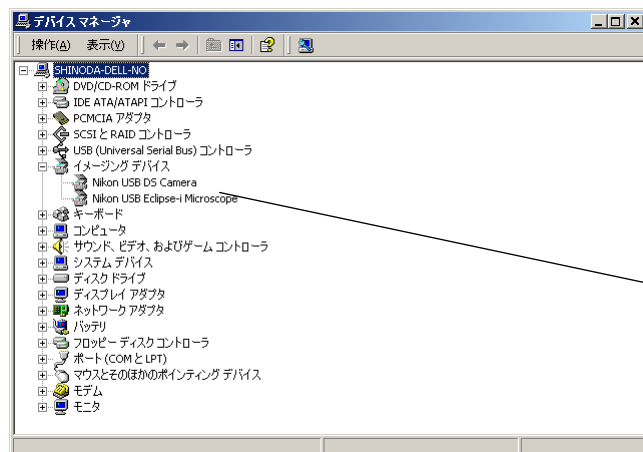

イメージングデバイスに
「Nikon USB DS Camera」と
「Nikon USB Eclipse-i Microscope」
の2つがあることを確認します。

ここを確認

以上