

# NIS-Elements L

## ライセンス移行手順書

初版

## 目次

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1   | はじめに .....   | 3 |
| 2   | 準備 .....   | 3 |
| 3   | NIS-Elements L を利用する PC を変更する手順.....                                   | 3 |
| 3.1 | 移動元の PC と移動先の PC がどちらもインターネットに接続できる場合 .....                            | 3 |
| 3.2 | 移動元の PC または移動先の PC がインターネットに接続できない場合（別途インターネットに接続可能な PC が必要になります）..... | 5 |
| 4   | 【重要】注意事項 .....   | 7 |

## 1 はじめに

NIS-Elements Lをご使用するPCを変更する際には、ライセンスを移行させる必要があります。  
本書はその手順について記載します。

## 2 準備

ライセンスの移行を行うためには、以下をご準備ください。

- NIS-Elements L のライセンス認証を行った PC
- NIS-Elements L のライセンスを移行させる PC
- インターネット環境


NIS-Elements L のライセンス認証を行った PC、または NIS-Elements L のライセンスを移行させる PC がインターネットに接続できない場合は、別途インターネットに接続された PC をご準備ください。

## 3 NIS-Elements L を利用する PC を変更する手順


### 3.1 移動元の PC と移動先の PC がどちらもインターネットに接続できる場合

#### 3.1.1 ライセンスの退避（移動元 PC での操作）

ライセンス移動元の PC において、NIS-Elements L インストールフォルダーにございます、licmgr.exe を起動してください。下記画面が表示されます。

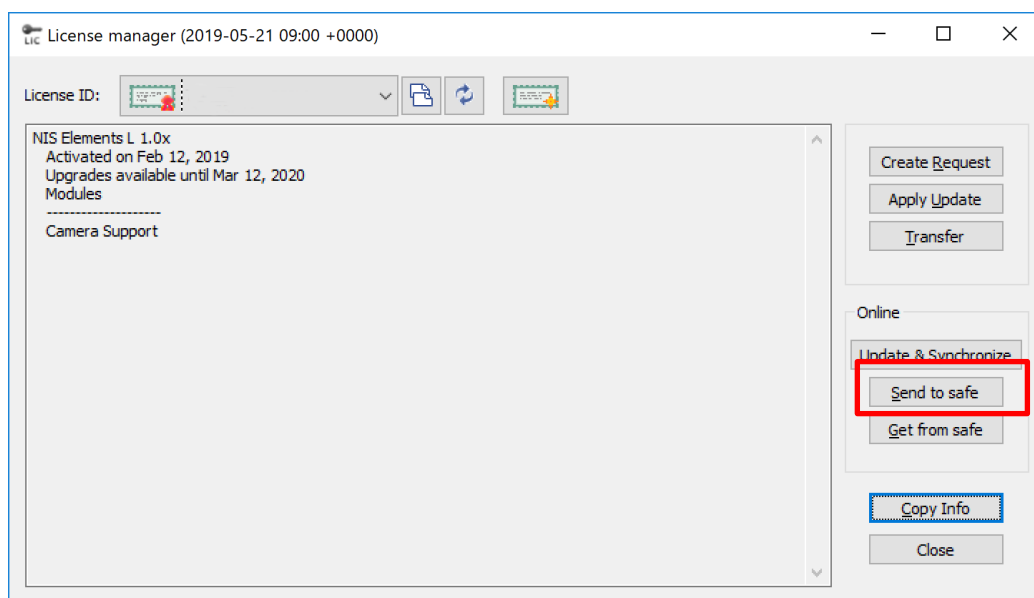

"Save to safe"ボタンを押してください。下記画面が表示されますので、任意の名前とパスワードを入力し、「次へ」ボタンを押してください。

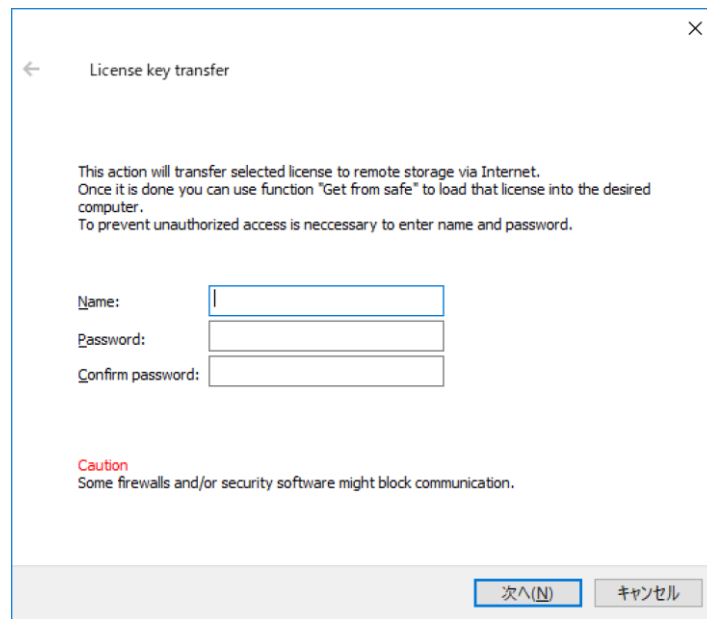

License key transfer

This action will transfer selected license to remote storage via Internet.  
Once it is done you can use function "Get from safe" to load that license into the desired computer.  
To prevent unauthorized access is necessary to enter name and password.

Name:

Password:

Confirm password:


**Caution**  
Some firewalls and/or security software might block communication.

次へ(N) キャンセル

本手続にて、ライセンス情報がライセンス管理サーバーへと退避されます。

### 3.1.2 ライセンスのロード（移動先 PC での操作）

ライセンス移動先の PC において、NIS-Elements L インストールフォルダーにございます、licmgr.exe を起動してください。

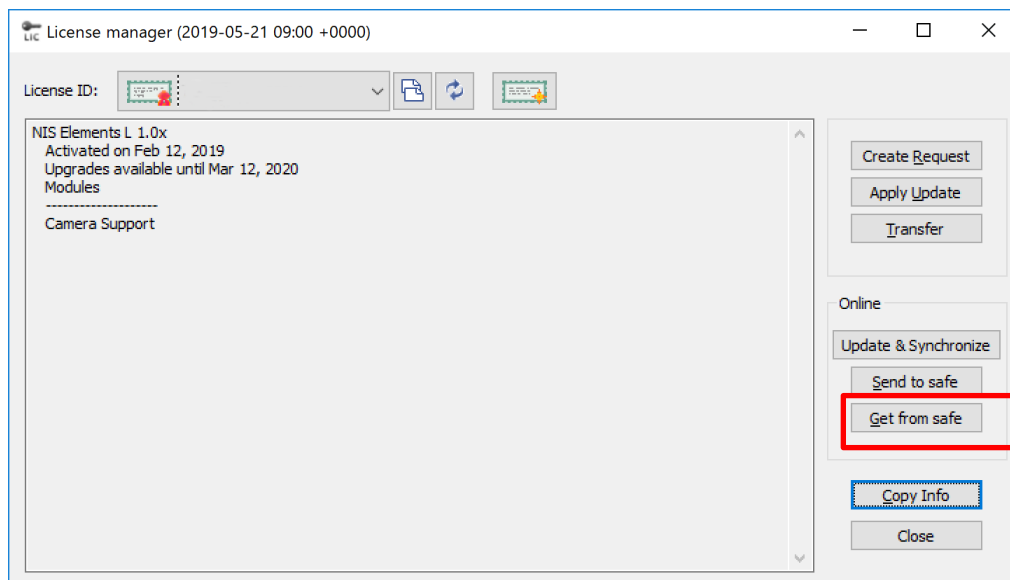


License ID:

NIS Elements L 1.0x  
Activated on Feb 12, 2019  
Upgrades available until Mar 12, 2020  
Modules  
Camera Support

Create Request  
Apply Update  
Transfer

Online  
Update & Synchronize  
Send to safe  
**Get from safe**  
Copy Info  
Close

"Get from safe"ボタンを押してください。下記画面が表示されますので、[3.1.1 ライセンスの退避](#)にて設定した名前とパスワードを入力し、「次へ」ボタンを押してください。

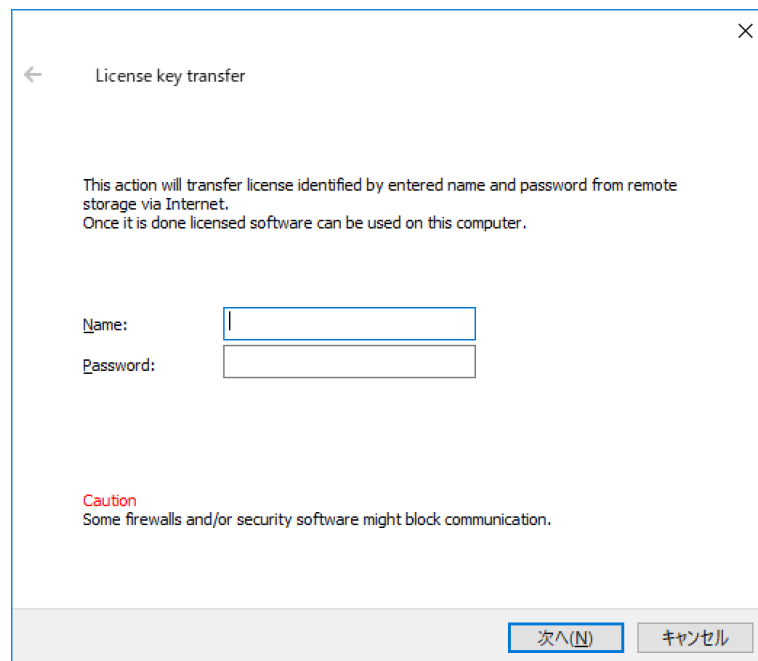


以上で、ライセンスの移行が完了となります。

### 3.2 移動元の PC または移動先の PC がインターネットに接続できない場合（別途インターネットに接続可能な PC が必要になります）

#### 3.2.1 移動先 PC 情報(C2L ファイル)の取得（移動先 PC での操作）


ライセンス移動先の PC において、NIS-Elements L インストールフォルダーにございます、licmgr.exe を起動してください。"Create Request"ボタンを押し、作成された c2l ファイルを保存してください。また、本 c2l ファイルをライセンス移動元の PC に移動させてください。

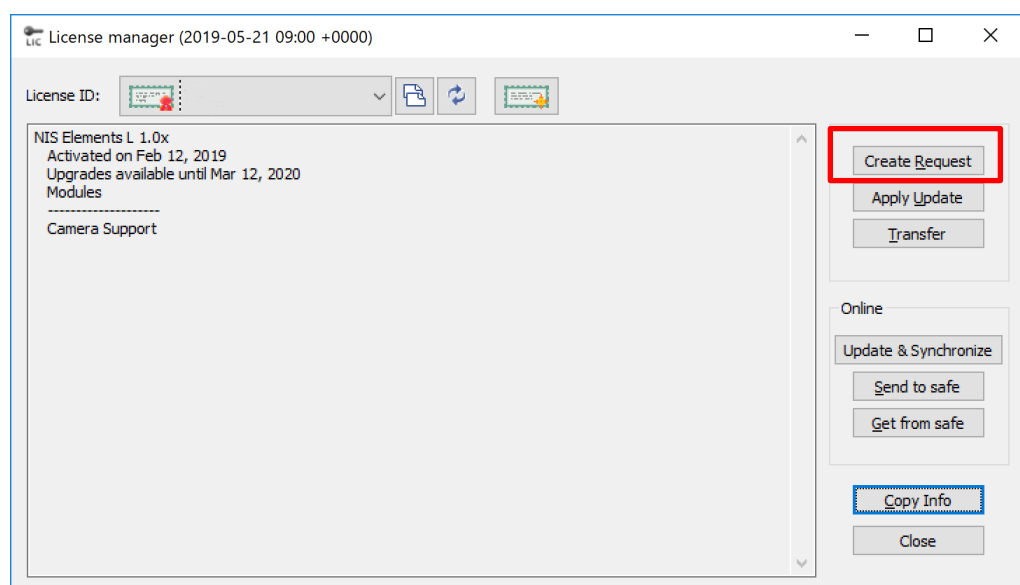

### 3.2.2 ライセンス移行情報ファイル(H2L ファイル)の作成（移動元 PC での操作）

ライセンス移動元の PC で NIS-Elements L インストールフォルダーにあります、**licmgr.exe** を起動してください。"Transfer"ボタンを押し、[3.2.1 移動先 PC 情報\(C2L ファイル\)の取得](#)にて作成した c2l ファイルを読み込んでください。


上記の手順後、H2L ファイルが作成されますので、それを保存し、インターネットに接続された PC に移動させてください。

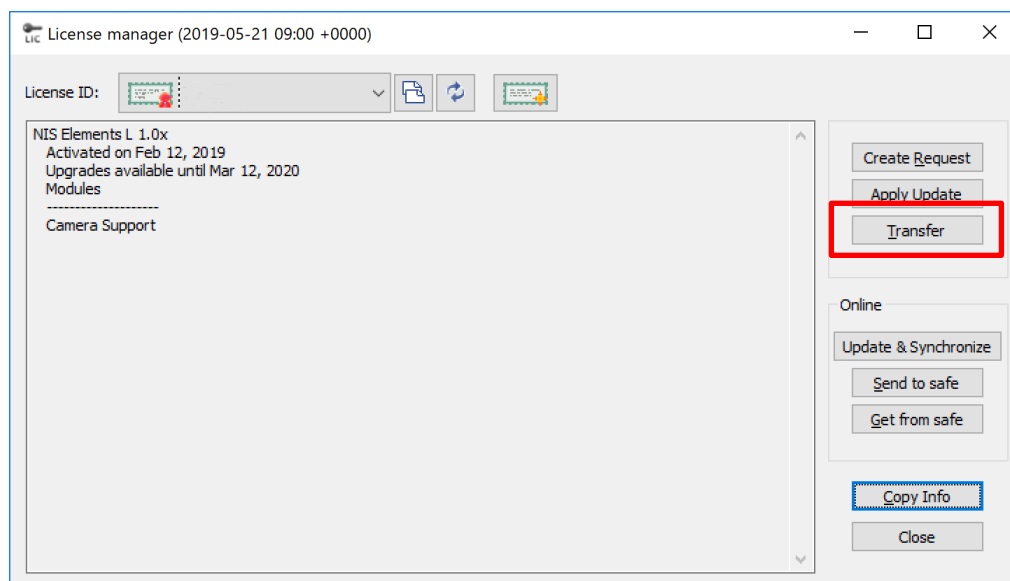

### 3.2.3 ライセンス移行ファイル(H2H ファイル)の作成（インターネット環境での操作）

インターネットに接続された PC で、ブラウザを使用して下記 URL にアクセスしてください。


<https://www.nis-activation.com/transfer/>

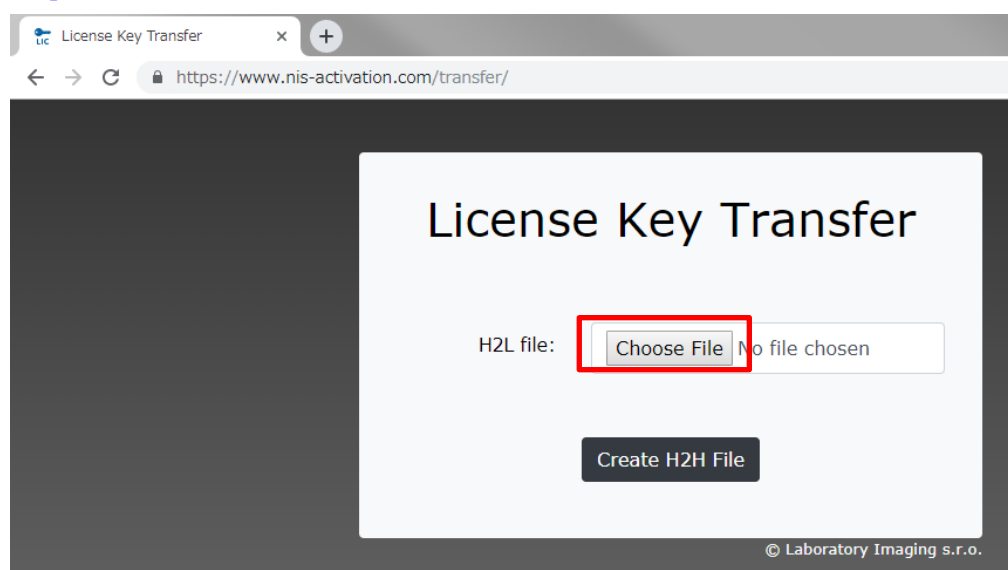

「参照」ボタンから、[3.2.2 ライセンス移行情報ファイル\(H2L ファイル\)の作成](#)で作成した H2L ファイルを選択し、"Create H2H File"ボタンを押してください。H2H ファイルが作成されますので、それを保存し、ライセンス移動先の PC に移動させてください。

#### 3.2.4 ライセンス移行ファイル(H2H ファイル)の適用（移動先 PC での操作）

ライセンス移動先の PC の licmgr で、"Apply Update"ボタンを押し、[3.2.3 ライセンス移行ファイル\(H2H ファイル\)の作成](#)にて作成した H2H ファイルを読み込んでください。

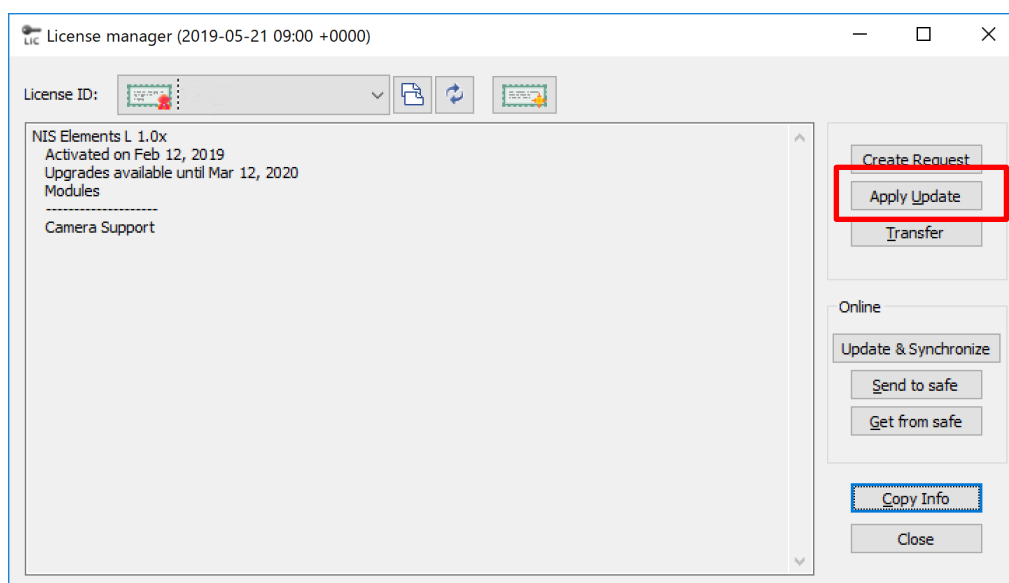

以上で、ライセンスの移行が完了となります。

## 4 【重要】注意事項

NIS-Elements L のライセンスをアクティベーションした PC を初期化する場合、その PC をインターネットに接続し、初期化の前に [3.1.1 ライセンスの退避](#)の操作を行い、初期化後に [3.1.2 ライセンスのロード](#)を行って下さい。本手続きを行わずに PC を初期化してしまうとライセンスを失効し、そのライセンスでは再度アクティベーションすることができなくなります。

以上