

## ■HASP Activation

NIS-Elements V3.20 以降を使用するためには、HASP キーが Activation されている必要があります。Activation する事により、HASP キーに NIS-Elements を最初に使用する日付 (GMT) が書き込まれ、V3.20 以降の NIS-Elements がご利用可能になります。

HASP キーを Activation する方法には、“Online Activation”と“Manual Activation”の 2 つがあり、その“Online Activation”には、“NIS-Elements”を使用する方法と“HASP Update”を使用する方法があります。

“HASP Update”は、NIS-Elements の製品に同梱されている「HASP Utilities」というソフトウェアに含まれる機能の 1 つです。NIS-Elements を動作する PC がインターネット環境に接続されていない環境で HASP キーを Activation することのできる“Manual Activation”でも使用するソフトウェアです。

ここでは“Online Activation”の方法についてご説明します。  
もし、“Online Activation”に失敗した場合または PC をインターネット環境でご利用頂けない場合は NIS-Elements をお求め頂きましたニコン製品取扱店までご連絡下さい。

## ■NIS-Elements を使用する方法

### 1. 必要な環境

NIS-Elements を使用して Online Activation を行うためには、以下の条件が必要です。

- 1) NIS-Elements を動作する PC がインターネットに接続されている
- 2) HASP キーが PC に挿入されている

### 2. 手順

NIS-Elements を用いた Online Activation は、NIS-Elements V3.20 以降を初回に起動した際に行います。

NIS-Elements V3.20 以降をインストール後、NIS-Elements を起動して下さい。

Activation の開始画面が表示されます。


#### 1) 【Activation 開始画面】



“開始”ボタンを押して下さい。

Activation Date の確認画面が表示されます。

#### 2) 【Activation 確認画面】

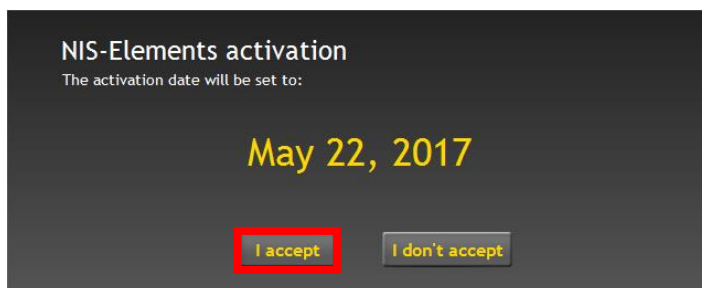

“継続”ボタンを押して下さい。

Activation が成功すると Activation 終了画面が表示されます。

Activation が終了するまで 1~2 分程度かかります。

#### 3) 【Activation 終了画面】



“Finish”ボタンを押すと NIS-Elements が起動します。

“Finish”ボタン押さない場合、Activation 終了画面が表示されてから 5 秒後に NIS-Elements が起動します。

## ■HASP Update を使用する方法

### 1. 必要な環境

HASP Update を使用して Online Activation を行う為には、以下の条件が必要です。

- 1) HASP Utilities をインストールする PC がインターネットに接続されている
- 2) HASP キーが PC に挿入されている

### 2. 手順

HASP Update を用いて Online Activation を行うには、HASP Utilities が必要です。


まず、製品に添付されているソフトウェア”HASP\_Utilities\_2.5.exe”を PC にインストールして下さい。

#### 1) HASP Utilities インストール



”HASP\_Utilities\_2.7.exe”をダブルクリックするとインストールを開始します。


#### 2) HASP Update 起動

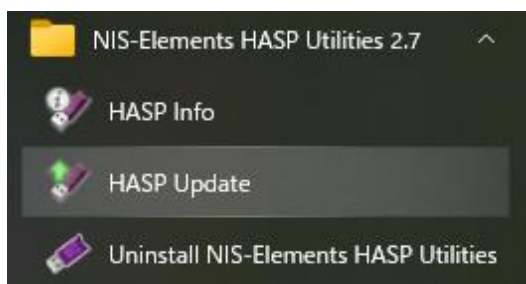

HASP Utilities インストール後、スタートメニューから HASP Update を選択して下さい。


HASP Update が起動し【Activation 開始画面】が表示されます。

### 3) 【Activation 開始画面】

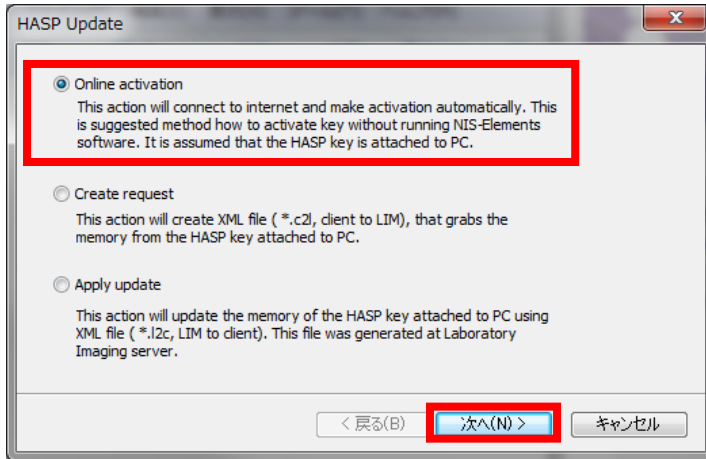

“Online Activation”を選択し”次へ”ボタンを押して下さい。  
暫くすると Activation Date の確認画面が表示されます。

### 4) 【Activation 確認画面】

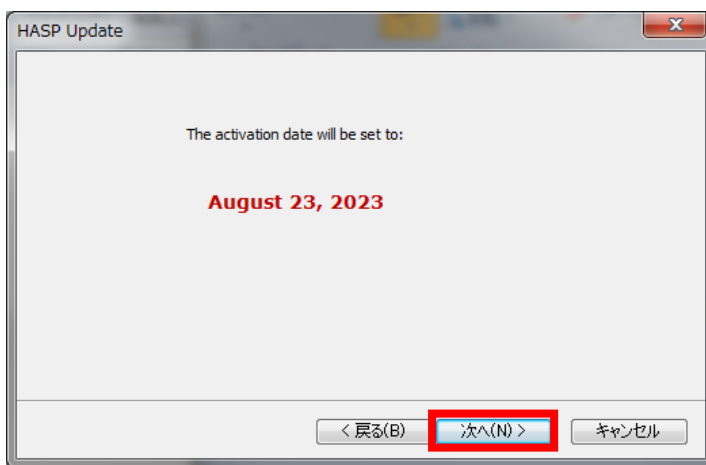

Activation Date が表示されます。  
”次へ”ボタンを押して下さい。Activation を開始します。  
Activation が成功すると Activation 終了画面が表示されます。

Activation が終了するまで 1~2 分程度かかります。

### 5) 【Activation 終了画面】




Activation が正常に終了しました。  
“完了”ボタンを押して下さい。

## ■Activation の成功確認

Activation の成功は、HASP Info を用いて確認することができます。

Activation 成功した際は、HASP Info の下部に Activation 時に【Activation 確認画面】に表示された日付 (Activation Date) が表示されます。HASP Info は以下の手順で表示します。

### 1) HASP Info 起動

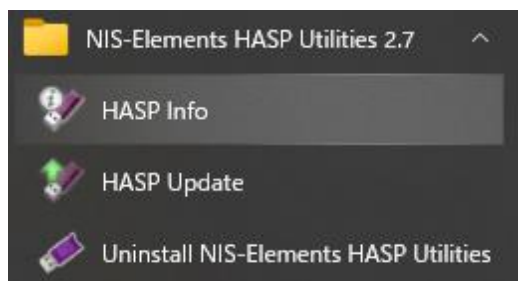


・ NIS-Elements で Activation した場合は、NIS-Elements の HASP Info 機能を選択して下さい。

・ HASP Update で Activation した場合は、左図のようにスタートメニューから HASP Info を選択して下さい。

HASP Info 画面が表示されます。

### 2) 【HASP Info 画面】

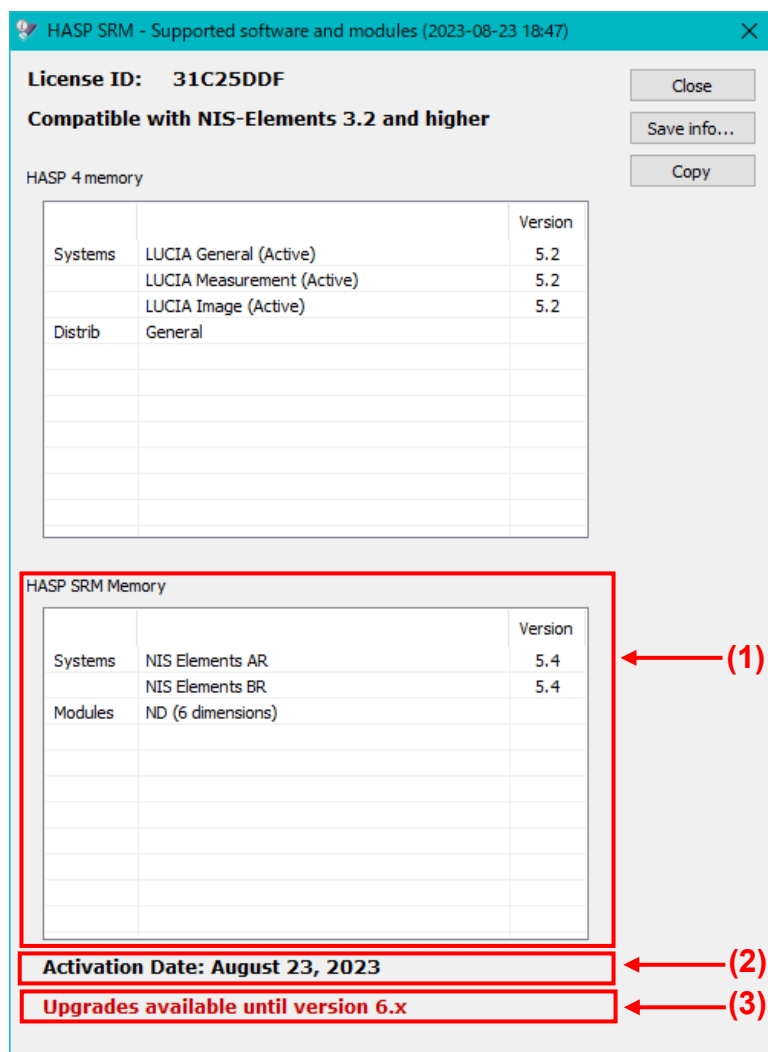

License ID: 31C25DDF  
Compatible with NIS-Elements 3.2 and higher  
HASP 4 memory

		Version
Systems	LUCIA General (Active)	5.2
	LUCIA Measurement (Active)	5.2
	LUCIA Image (Active)	5.2
Distrib	General	

HASP SRM Memory

		Version
Systems	NIS Elements AR	5.4
	NIS Elements BR	5.4
Modules	ND (6 dimensions)	

Activation Date: August 23, 2023

Upgrades available until version 6.x

Activation する事によって HASP Info の下部 (2)に Activation date が表示されます。

(3)にはアップグレード可能バージョンが表示されます。

(1)には HASP 情報が表示されます。