


< HASP キーに登録されたアップグレード期間の確認手順 >

1.HASP Info の起動


HASP キーに登録されたアップグレード期間は HASP Info という Utility ソフトウェアの画面にて確認することができます。
HASP Info の起動方法には以下のように 2 つの方法があります。

(a) Windows のスタートメニューから起動する

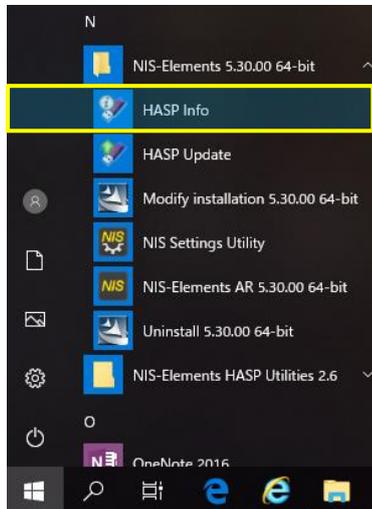

Windows のスタートメニューから NIS-Elements の HASP Info を選択して起動します。


(b) NIS-Elements の Help から起動する

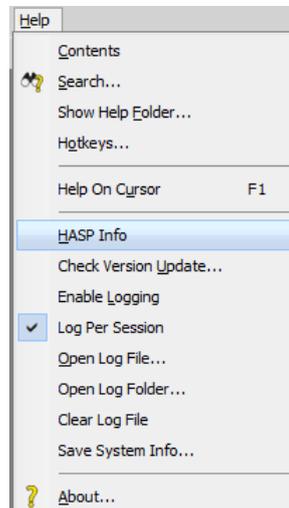

NIS-Elements を起動中に、NIS-Elements の Help メニューから HASP Info を選択して起動します。

2.アップグレード期間の確認

HASP Info 画面に表示される、アップグレード期間を以下の手順で確認します。

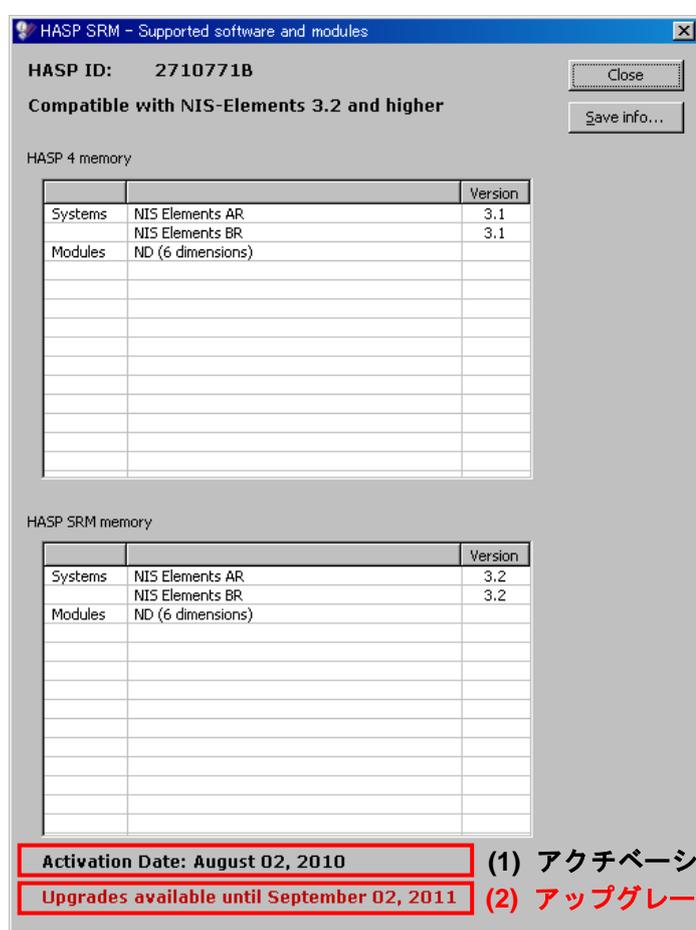

HASP SRM - Supported software and modules

HASP ID: 2710771B

Compatible with NIS-Elements 3.2 and higher

HASP 4 memory

		Version
Systems	NIS Elements AR	3.1
	NIS Elements BR	3.1
Modules	ND (6 dimensions)	

HASP SRM memory

		Version
Systems	NIS Elements AR	3.2
	NIS Elements BR	3.2
Modules	ND (6 dimensions)	

Activation Date: August 02, 2010 (1) アクチベーション日

Upgrades available until September 02, 2011 (2) アップグレード期間

HASP Info 画面の下部には

- (1) アクチベーション日
 - (2) アップグレード期間
- の二つが表示されます。

NIS-Elements 各バージョンのリリース日*1 が、アップグレード期間に表示される日付よりも前の場合、そのバージョンにアップグレードすることが可能です。

また、リリース日がアップグレード期間に表示される日付より後の場合、そのバージョンにアップグレードするには、必要期間分の SUA オプションを購入して、アップグレード期間を延長する必要があります。

*1 : 各バージョンのリリース日は、Web 上 NIS-Elements のダウンロードコーナーでご確認頂けます。詳しくは、3.NIS-Elements のリリース日の確認をご覧ください。

3. NIS-Elements のリリース日の確認

NIS-Elements 各バージョンのリリース日は、NIS-Elements のダウンロードコーナーで確認することができます。下図の例では、赤枠で囲われた部分に表示されている日付が NIS-Elements のリリース日です。

画像統合ソフトウェア NIS-Elementsシリーズ

NIS-Elements AR Ver5.00.00 (64bit版)

リリース日	・ 2017/05/26
アップグレード有効期日	<ul style="list-style-type: none">・ V5.00.00にアップグレードするためには、アップグレード有効期日が "2017年05月24日以降" である必要があります。・ アップグレード有効期日は、Hasp Infoで確認することができます。・ 詳しくは、"HASPキーに登録されたアップグレード有効期日の確認手順"をご覧ください。 (PDF:244KB)
ファイルサイズ	・ 1.31GB
対応OS	<ul style="list-style-type: none">・ Windows® 10 Pro 64bit(英語版/日本語版)・ Windows® 7 Professional SP1 (英語版/日本語版) <p>* V4.00からWindows® XPおよびWindows® Vistaは非対応となりました。</p>

まとめ

以下の図は、HASP キーに登録されたアップグレード期間、リリース日、SUA オプションの購入についてのまとめです。

