

## < HASP キーに登録されたアップグレード期間の確認手順 >

### 1.HASP Info の起動


HASP キーに登録されたアップグレード期間は HASP Info という Utility ソフトウェアの画面にて確認することができます。HASP Info の起動方法には以下のように 2 つの方法があります。

#### (a) Windows のスタートメニューから起動する



Windows のスタートメニューから NIS-Elements の HASP Info を選択して起動します。


#### (b) NIS-Elements の Help から起動する

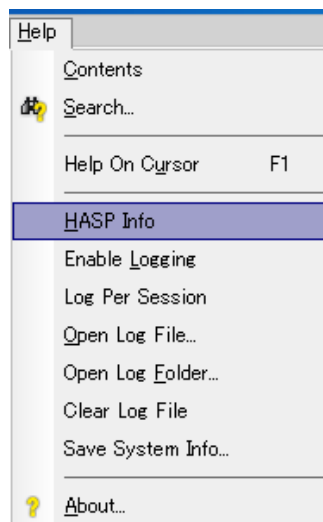

NIS-Elements を起動中に、NIS-Elements の Help メニューから HASP Info を選択して起動します。

### 2.アップグレード期間の確認

HASP Info 画面に表示される、アップグレード期間を以下の手順で確認します。

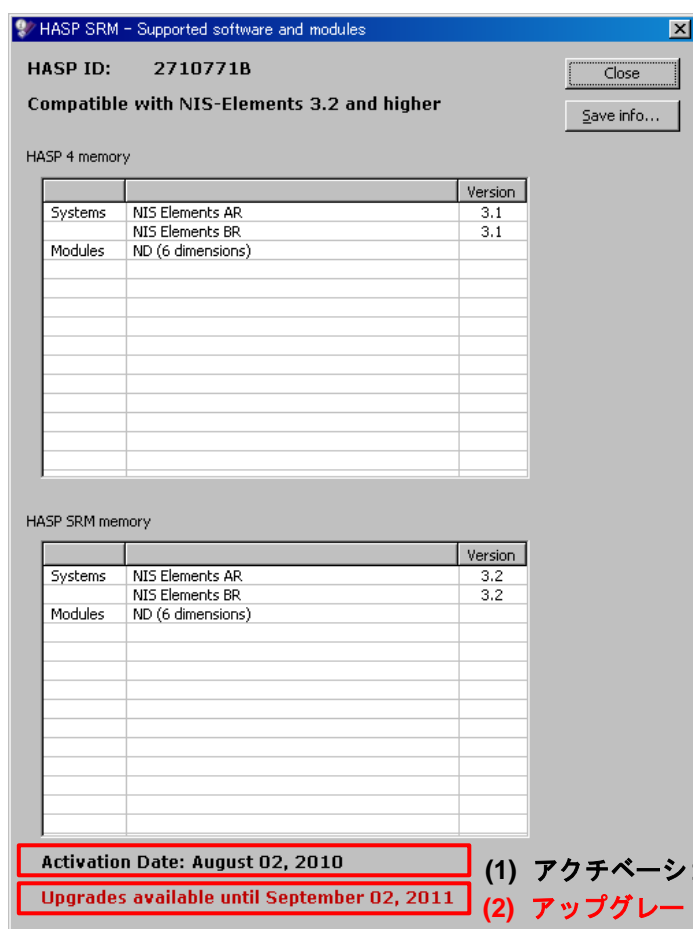

|         |                   | Version |
|---------|-------------------|---------|
| Systems | NIS Elements AR   | 3.1     |
|         | NIS Elements BR   | 3.1     |
| Modules | ND (6 dimensions) |         |

|         |                   | Version |
|---------|-------------------|---------|
| Systems | NIS Elements AR   | 3.2     |
|         | NIS Elements BR   | 3.2     |
| Modules | ND (6 dimensions) |         |

Activation Date: August 02, 2010

Upgrades available until September 02, 2011

HASP Info 画面の下部には

- (1) アクチベーション日
  - (2) アップグレード期間
- の二つが表示されます。

NIS-Elements 各バージョンのリリース日<sup>\*1</sup> が、アップグレード期間に表示される日付よりも前の場合、そのバージョンにアップグレードすることが可能です。

また、リリース日がアップグレード期間に表示される日付より後の場合、そのバージョンにアップグレードするには、必要期間分の SUA オプションを購入して、アップグレード期間を延長する必要があります。

\*1 : 各バージョンのリリース日は、Web 上 NIS-Elements のダウンロードコーナーでご確認頂けます。詳しくは、3.NIS-Elements のリリース日の確認をご覧ください。

- (1) アクチベーション日
- (2) アップグレード期間

### 3. NIS-Elements のリリース日の確認

NIS-Elements 各バージョンのリリース日は、NIS-Elements のダウンロードコーナーで確認することができます。下図の例では、赤枠で囲われた部分に表示されている日付が NIS-Elements のリリース日です。

画像統合ソフトウェア NIS-Elementsシリーズ  
**NIS-Elements AR Ver5.10.00 (64bit版)**

|             |   |
|-------------|---|
| リリース日       | ・ 2018/06/15  |
| アップグレード有効期日 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ V5.10.00にアップグレードするためには、アップグレード有効期日が "2018年06月13日以降" であることが必要です。</li><li>・ アップグレード有効期日は、Hasp Infoで確認することができます。</li><li>・ 詳しくは、"<a href="#">HASPキーに登録されたアップグレード有効期日の確認手順</a>"をご覧ください。<br/>(PDF:244KB)</li></ul> |

#### まとめ

以下の図は、HASP キーに登録されたアップグレード期間、リリース日、SUA オプションの購入についてのまとめです。

